

油红O染色试剂盒

100ml WLA055a

仅用于科学研究,不能用于诊断



产品信息

产品名称 油红O染色试剂盒

产品概述 本产品主要用于脂质组织染色，染色结果是：组织细胞中脂滴呈橘红色，核呈蓝色。

包装信息

试剂名称	苏木素染液	油红O染色液
WLA055a	50ml	50ml
保存条件	阴凉处保存，有效期为一年。	

操作流程

- 1、小心吸弃培养基。
- 2、PBS小心清洗（也可不清洗）。
- 3、加10%中性甲醛固定30min（可适当延长固定时间）。
- 4、吸弃固定液，PBS小心清洗（也可不清洗）。
- 5、稀释油红储存液，油红：去离子水=3:2（建议滤纸过滤）。
- 6、染色10min-15min，染色液的体积覆盖住板底即可（可适当延长染色时间）。
- 7、用75%酒精漂洗，除去多余的染料。
- 8、苏木素复染1-2min（时间不宜过长）。
- 9、水冲洗至变蓝。观察。

【注】 8、9两步可选择性省去。

配好的油红O工作液要在2个小时内用，不能放置时间过长。