

TRAP染色试剂盒

50T WLA155

仅用于科学研究,不能用于诊断

产品信息



产品名称 TRAP染色试剂盒

产品概述 酸性磷酸酶又称酸性磷酸单酯酶，简称ACP。此酶在酸性条件下催化醇和酚类磷酸酯的水解。酸性磷酸酶广泛分布于机体各组织中，它主要位于溶酶体内。抗酒石酸酸性磷酸酶（TRAP）是破骨细胞的特异性标志磷酸酶，通常作为鉴别破骨细胞的重要标志物。抗酒石酸酸性磷酸酶染色,又称TRAP染色，是用于检测破骨细胞的染色。抗酒石酸酸性磷酸酶（TRAP）在含有酒石酸的酸性条件下将AS-BI磷酸盐水解为萘酚AS-BI，与显色剂结合，在酶活性部位形成酒红色沉淀。

包装信息

试剂名称	WLA155	保存条件	有效期
TRAP反应缓冲液	20 mL	4℃避光	6个月
副品红溶液	0.5 mL	4℃避光	6个月
亚硝酸钠溶液	0.5 mL	4℃避光	6个月
AS-BI磷酸盐溶液	1 mL	-20℃避光	6个月
核染液	20 mL	常温避光	6个月
分化液	20 mL	常温	6个月

- 注意事项**
- 1.TRAP染色工作液的配置需要严格按照配置顺序进行配置，根据所需用量进行配置，现配现用。
 - 2.所用的湿盒中需要加入一定量的蒸馏水，防止组织在孵育过程中干片。
 - 3.操作时请穿实验服，并佩戴一次性手套。

- 操作流程**
1. 石蜡切片脱蜡至水：切片依次经二甲苯15 min，更换新鲜的二甲苯15 min，无水乙醇5min，新鲜无水乙醇5 min，90%乙醇1 min，80%乙醇1 min，70%乙醇1min，蒸馏水水洗3次，每次5min。
 2. 切片上滴加蒸馏水将组织完全覆盖，放置于湿盒中，37℃孵育2h。
 3. TRAP染色工作液的配置：
 - (1) 将副品红溶液与亚硝酸钠溶液按照1:1的比例进行混合。
 - (2) 向第（1）步混合均匀的溶液中加入等量的AS-BI磷酸盐溶液，充分混匀。
 - (3) 将第（2）步的混合溶液与TRAP反应缓冲液按照1:9的比例进行混合，充分混匀。
 - (4) 将第（3）步的混合液进行过滤，即为 TRAP染色工作液。
 4. 切片孵育完成后，去掉组织上的蒸馏水，滴加TRAP染色工作液，避光37℃孵育30min。
 5. 去掉组织上的TRAP染色工作液，用蒸馏水洗2次，每次5min。
 6. 核复染：切片入核染液染色1-2 min（可以根据染色结果及要求进行调整），蒸馏水洗，分化液分化1-2s，自来水返蓝。
 7. 切片入无水乙醇脱水5 min，更换新的无水乙醇再脱水5 min，经二甲苯透明5 min，更换新鲜的二甲苯再透明5 min。滴加中性树胶封片。

TRAP染色试剂盒

4×20ml WLA155

仅用于科学研究,不能用于诊断



产品信息

结果解读

破骨细胞周围或胞浆部分呈现酒红色，细胞核为蓝紫色。