

WB封闭液

100ml WLA066a

仅用于科学研究,不能用于诊断



产品信息

产品名称	WB封闭液										
产品概述	WB封闭液(Blocking Buffer)可以用于Western Blot时转移了蛋白样品的PVDF膜或NC膜的封闭。封闭后，可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合，降低背景，增强信噪比。										
包装信息	<table><tr><th>试剂名称</th><th>WLA066a</th><th>保存条件</th><th>有效期</th></tr><tr><td>WB封闭液</td><td>100ml</td><td>-20℃</td><td>6个月</td></tr></table>			试剂名称	WLA066a	保存条件	有效期	WB封闭液	100ml	-20℃	6个月
试剂名称	WLA066a	保存条件	有效期								
WB封闭液	100ml	-20℃	6个月								
注意事项	1. 通常在室温封闭60min即可。如果对于一些背景非常高的抗体，可以4℃封闭过夜。 2. 开封后请尽快使用。										
操作流程	根据WB试验流程进行，用WB封闭液室温封闭1h即可，如有需要可以37℃孵育或延长孵育时间。										