

丽春红染色液（10×）

30ml WLA028a

仅用于科学研究,不能用于诊断



产品信息

产品名称 丽春红染色液（10×）

产品概述 丽春红（Ponceau S）带负电荷，可以与带正电荷的氨基酸残基结合，也可以与蛋白的非极性区相结合，从而形成红色条带，因此常用于PVDF膜、硝酸纤维素膜上的蛋白印迹的检测。丽春红对蛋白的染色是可逆的，染色后可以用双蒸水、PBS或其他适当溶液漂洗去除。
本试剂盒具有使用方便、本底低、灵敏度高等优点。

试剂名称	WLA028a	保存条件	有效期
丽春红染色液（10×）	30ml	室温	一年

- 注意事项**
1. 丽春红染色液不适用于尼龙膜上的蛋白的检测。
 2. 为了您的安全和健康，请做好实验防护工作。

- 操作流程**
1. 取适量10×丽春红染色液，用双蒸水稀释10倍。
 2. 将PVDF膜或硝酸纤维素膜浸没在丽春红染色液中，摇动3-5min或更长时间，直至出现清晰条带，并对结果作适当记录。
 3. 用双蒸水、PBS 或其它适当溶液漂洗2-3次，每次3-5min，去除丽春红，进行后续的Western检测。