

4%多聚甲醛固定液

500ml WLA142

仅用于科学研究,不能用于诊断



产品信息

产品名称 4%多聚甲醛固定液

产品概述 4%多聚甲醛固定液是一种广泛用于免疫组化、免疫荧光、免疫细胞化学等检测时组织、组织切片、细胞等生物样品固定的溶液。

包装信息

试剂名称	WLA142 (500ml)	保存条件	有效期
4%多聚甲醛固定液	500ml	4°C	半年

注意事项

1. 4°C保存半年有效。
2. 不同组织的细胞或组织样品所需的固定时间有所不同，可根据细胞或组织块的大小来调整固定时间。
3. 请穿实验服并戴一次性手套进行操作。

使用说明

1. 对于新鲜组织块样本，浸入4%多聚甲醛溶液中，固定液与组织比例不小于 1:10。
2. 一般标本固定时间控制在1-4h/mm，或固定24 h即可进行后续操作，大标本应适当延长固定时间。
3. 对于细胞爬片，加入固定液的量以充分盖住样本为准，通常室温固定时间10-20min。
4. 对于组织切片，固定液量以充分覆盖切片为准，或使用染色架进行固定。通常室温固定10-20min，当切片较厚时可以延长时间，如1-2h。后续需使用适当的洗涤液充分洗涤去除残留的多聚甲醛。