

盐酸乙醇分化液

100ml WLA140

仅用于科学研究,不能用于诊断



产品信息

产品名称 盐酸乙醇分化液

产品概述 盐酸乙醇分化液是一种用于苏木素染色、苏木素伊红染色(HE染色)或Masson染色等涉及苏木素染色时，相对较为快速地降低细胞浆等背景性的苏木素染色，使细胞核苏木素染色更清晰。

包装信息

试剂名称	WLA140 (100ml)	保存条件	有效期
盐酸乙醇分化液	100ml	室温	一年

注意事项

1. 本产品易挥发，请注意密闭保存，为避免挥发导致效果不佳开启后请尽快用完。
2. 样本经苏木素染色后，本产品可将样本中过多结合的染液脱去，再进行伊红染色，才能保证细胞核与细胞浆染色的分明。
3. 不同样本染色要求不同，分化时间不同，建议先进行预实验，显微镜下观察结果来确定最优的分化时间。
4. 请穿实验服并戴一次性手套操作。

操作流程

- 以HE染色为例：
1. 苏木素染色：将脱蜡好的切片，进入苏木素染液染色1-2min，蒸馏水洗；
 2. 分化返蓝：切片经盐酸乙醇分化液分化1-2s，自来水返蓝；
 3. 伊红染色：切片进入伊红染色液染色30s-1min，自来水洗；
 4. 脱水透明：切片经75%、85%、95%梯度乙醇脱水，各1-2s，无水乙醇脱水5 min，更换新鲜的无水乙醇脱水5min，二甲苯透明5 min，更换新鲜二甲苯再透明5 min。
 5. 封片：滴加中性树胶进行封片。