

SDS-PAGE电泳液（干粉）

WLA026a

仅用于科学研究,不能用于诊断



产品信息

产品名称 SDS-PAGE电泳液（干粉）

产品概述 SDS-PAGE电泳液（SDS-PAGE Electrophoresis Buffer）含有Tris、Gly 以及SDS ,适用于SDS-PAGE时的电泳缓冲液，本电泳缓冲液可以回收再使用1-2次。

包装信息

试剂名称	WLA026a	保存条件	有效期
SDS-PAGE电泳液（干粉）	1瓶	室温	二年

注意事项

1. 配制好的电泳液使用时间不宜超过两周，并于4°C保存。
2. 回收的电泳液可以重复使用，但为了取得最佳电泳效果，应现配现用。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

操作流程

1. 取一瓶 SDS-PAGE电泳液干粉，倒入洁净的烧杯中，加入双蒸水溶解至1L，即为5×电泳液。
2. 将5×电泳液稀释至1×电泳液，混匀后即可使用。剩余电泳液4°C保存，建议尽快使用完。